

Гомогенизатор FastPrep-24 5G



Краткое руководство



• Держатель образцов

• Верхняя крышка

• Сенсорный экран управления

• Кнопка экстренного выключения прибора

Как использовать FASTPREP-24 5G :

Шаг 1 : Присоедините сетевой шнур к FP-24 5G. Включите FP-24 5G, используя клавишный выключатель на задней панели прибора.

Сенсорный экран гомогенизатора покажет экран загрузки, перед тем, как отобразит главное меню.




Экран загрузки



Главное меню

Шаг 2 : Нажмите кнопку **[PROGRAM MANUALLY]** на главном меню.

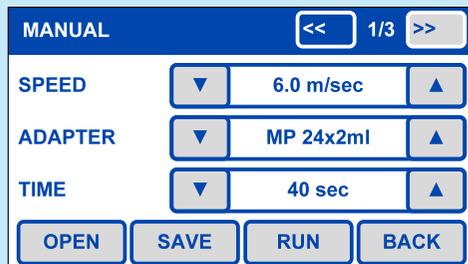

Экран ручного программирования

Шаг 3 : Установите каждый параметр как необходимо. Используйте кнопки переключения в верхнем правом углу для перемещения по страницам параметров.

Нажмите кнопку **[OPEN]**, чтобы открыть крышку. Загрузите образцы в держатель и закройте крышку; Верхняя крышка автоматически заблокируется.


Нажмите кнопку **[RUN]** для старта гомогенизации.



Экран подтверждения запуска программы


Шаг 4 : Гомогенизатор FP-24 5G запросит подтверждения начала гомогенизации.

Нажмите кнопку **[YES]**, чтобы запустить работу.

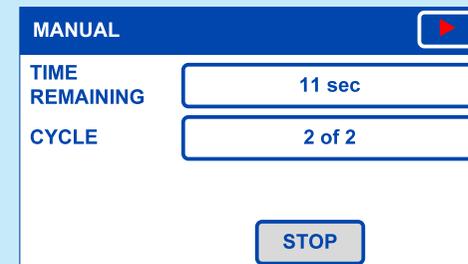

Экран состояния работы прибора

Шаг 5 : Гомогенизатор FP-24 5G отображает состояние и оставшееся время выполнения программы.

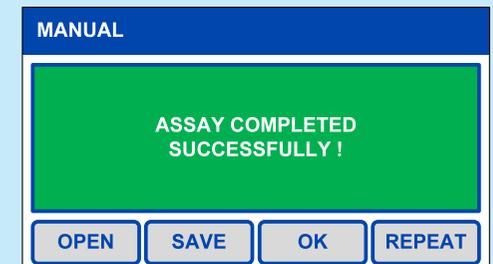

Экран завершения работы прибора

Шаг 6 : Гомогенизатор FP-24 5G после завершения программы запросит дальнейшее действие.

Нажмите кнопку **[OPEN]**, чтобы открыть крышку, кнопку **[REPEAT]** для повторения программы или кнопку **[SAVE]** для сохранения пользовательских параметров.

Нажмите кнопку **[OK]** для возврата в меню ручного программирования.