

## Инструкция по установке клеякой платформы «Sticky Stuff»



Тщательно очистите поддон ацетоном; после этого не прикасайтесь к нему голыми руками. Не используйте другие обезжиривающие средства, кроме ацетона.



Пометьте положение клейкого покрытия на поддоне, например, графитовым карандашом. Не прикасайтесь к поверхности голыми руками.



Обильно смочите поддон водой.




Клейкое покрытие (200 x 200 мм) защищено с обеих сторон прозрачной пленкой (с одной стороны пленка приклеена слабо, с другой – сильнее). Снимите прочно прикрепленную защитную пленку.



Полностью погрузите клейкое покрытие в емкость с водой.



Перенесите клейкое покрытие на поддон, пока оно мокрое и с него стекает вода. Закройте выступы поддона, не пытайтесь разрезать клейкое покрытие. На данном этапе покрытие все еще можно переместить. Если покрытие уже приклеилось к поверхности, дополнительно смочите поддон.

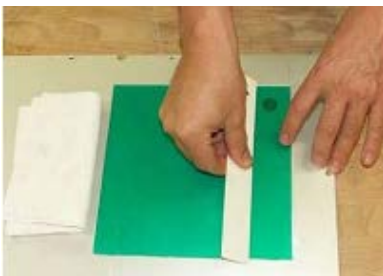

Осторожно разгладьте клейкое покрытие, проведя по нему линейкой, чтобы удалить избыток воды и пузырьки воздуха. Вытрите воду тканью.



Прижмите клейкое покрытие мягкой тканью и высушите его.



Оставьте клейкое покрытие на 24 ч, чтобы оно приклеилось полностью! После этого можно снять второй кусок защитной пленки. Теперь клейкое покрытие готово к использованию.



Клейкое покрытие многоразовое. Если вы хотите поправить положение или использовать клейкое покрытие с другим поддоном, намочите поддон водой и медленно стяните с него клейкое покрытие, натягивая его под очень маленьким углом. Положите клейкое покрытие в емкость с водой и оставьте примерно на 1 ч, чтобы оно восстановило свою исходную форму. Приклейте покрытие к поддону, как описано выше.

**000 «Диаэм»**

**Москва**

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7(923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

